

BECKMAN MAX-TL 卓上型超遠心機 (支援センター所有のローター)

ローターの種類	ロータータイプ	ローターの最高回転数 rpm (×g)	チューブの本数	チューブの容量(ml)	備考
TLA-120.1	Fixed Angle	120,000 (627,000×g)	14	0.5	フル容量の1/2以上液を入れる
TLA-120.2	Fixed Angle	120,000 (627,000×g)	10	1	
TLA-110	Fixed Angle	110,000 (657,000×g)	8	スクリーキャップチューブ 1.5 ※	必ず アダプタ を使用する 500μl以上~1.5ml
				肉厚チューブ 3.2	フル容量の1/2以上液を入れる
				OptiSealチューブ 4.7	必ず スペーサ を使用する フル容量で使用する
TLS-55	Swiniging Bucket	55,000 (259,000×g)	4	肉厚チューブ 1.4	フル容量の1/2以上液を入れる
				肉薄チューブ 2.2	上から2~3mmまで液を入れる

注意：チューブの材質によって最高回転数が異なるので、チューブの取り扱い説明書をご参照ください。

※ スクリューキャップチューブ1.5ml用のアダプタのみ準備しています。スナップキャップチューブ（エッペンタイプ）1.5mlは使用できません。